

修订日期：2019 年 12 月
版本代号：MG1901 版
使用期限： 5 年

YXQ-G 系列 立式压力蒸汽灭菌器

使用说明书

Instruction Manual <<<

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp .

目录

1 前言	- 1 -
2 安全须知	- 2 -
2.1 警示标志、标识说明	- 2 -
2.2 灭菌器安全警告、注意事项	- 3 -
2.3 灭菌器操作警告、注意事项	- 4 -
3 产品简介	- 6 -
3.1 适用范围	- 6 -
3.2 工作原理	- 6 -
3.3 技术参数	- 6 -
3.4 产品特征	- 7 -
3.5 产品结构	- 7 -
4 安装与搬运	- 9 -
4.1 拆箱与检查	- 9 -
4.2 移动与搬运	- 9 -
4.3 安装要求	- 9 -
4.4 安装方法	- 10 -
5 使用方法	- 12 -
5.1 基本工作流程	- 12 -
5.2 操作界面	- 14 -
5.3 操作流程	- 15 -
6 维护与保养	- 20 -
6.1 主体维护与保养	- 20 -
6.2 安全附件维护与保养	- 20 -
6.3 售后服务	- 21 -
7 故障分析	- 22 -
8 企业信息	- 25 -
8.1 销售总部信息	- 25 -
8.2 生产企业信息	- 25 -
8.3 售后服务信息	- 25 -
9 附录	- 26 -
9.1 产品关键零部件清单	- 26 -
9.2 产品接线图	- 27 -
9.3 产品供给水指标	- 28 -
9.4 产品装箱单	- 29 -

1 前言

感谢您选择上海博迅医疗生物仪器股份有限公司生产的产品。

- 请将此使用说明书置于您触手可及之处，以便您随时查阅；
- 为保证安全使用本压力蒸汽灭菌器，请在使用前仔细阅读、理解本使用说明书；
- 对本使用说明书规定之外的使用用途和操作方法本公司不承担安全保证；
- 本使用说明书谨供设备使用者和维修人员使用，请予妥善保管；
- 使用者需进行特种设备操作使用相关专业上岗培训；
- 在制定安全使用规程后，按要求进行操作和保养；
- 由产品功能和性能的改进所引起的设备的变更，恕不另行告知；
- 未经本公司书面许可，不得以任何形式复制本使用说明书；
- 为方便描述，在后续内容中将立式压力蒸汽灭菌器简称为“灭菌器”。

注：本产品灭菌主体部分属于特种设备，受中华人民共和国《特种设备安全监察条例》管辖。
请在使用前，携本产品附带的“压力容器产品质量证明书”至当地有关部门，按要求办理相关使用手续。



2 安全须知

◆ 本产品是压力蒸汽灭菌的专用设备，不得挪作他用。

本灭菌器将在高温高压状态下运行，错误的安装方式及不正确的操作，都有可能对本灭菌器附近的人员与物品造成伤害。请仔细阅读使用说明书后操作本灭菌器。

2.1 警示标志、标识说明

2.1.1 “警告”标志



警告：

如未能遵守警告标志下的事项，则可能给人员带来危险，引发严重伤害或死亡事故。

2.1.2 “注意”标志



注意：

如未能遵守注意标志下的事项，则可能造成人员受伤或导致设备损坏及相关财产损失。

2.1.3 标识的含义



该标识指 禁止；



该标识指 务必遵守。

2.1.4 设备上的标识



该标识指 交流；



该标识指 务必遵守。



该标识指 电源通；



该标识指 电源断；



该标识指 危险、警告、注意、小心；



该标识指 小心烫伤。

2.2 灭菌器安全警告、注意事项

⚠ 警告：

- ⊘ 本灭菌器属第一类压力容器，严禁超温、超压使用。
- ⊘ 本灭菌器通过高温高压环境进行物品的灭菌，请勿将下列物品放入灭菌室内：
 - 易燃易爆物品
 - 带油性物品
 - 酸性或碱性物品
 - 腐蚀性物品
- ❗ 本灭菌器严禁随意拆卸改装。

本灭菌器为特种设备，若随意拆卸改装，则可能造成安全事故。
- ❗ 本灭菌器须由专业人员按要求进行安装、维修、拆卸。

若由非专业人员进行安装、维修、拆卸，则可能造成本灭菌器的损坏，在使用时，对人员及周围其它物品、设备造成伤害。
- ❗ 本灭菌器须由经培训合格后的人员进行操作使用。

若由未经进行相关培训的人员进行操作使用，则可能引起安全事故。
- ❗ 本灭菌器在日常使用中若发现销轴上螺母有松动现象，应及时加以紧固，确保安全。

若销轴上螺母松动，将使得联锁装置无法生效，导致安全事故发生。
- ❗ 本灭菌器使用年限为 5 年。

此使用年限是根据设备约定的标准使用环境下估算的失效期限，与设备实际使用过程中所发生的故障率无关，不恰当的使用也会加速设备的损坏。

⚠ 注意：

- ⊘ 请勿使本灭菌器受潮。

若电器元件受潮，绝缘程度降低，可能导致人员触电，甚至引起火灾。
- ❗ 在使用前请确认该地点的电源电压。

若电源电压不符要求，则可能引起设备损坏或设备工作不正常。
- ❗ 本灭菌器须可靠接地。

若接地不正确，会导致触电或火灾。
- ❗ 本灭菌器为永久连接性设备，需连接于独立的带有漏电保护装置且固定的空气开关（电流：32A）上。

若连接松动或用其它不适用的方式连接可能导致触电、过热或火灾。
- ❗ 不可损坏电源线。

若电源线损坏，则可能会触电或发生火灾。
- ❗ 长期不使用本灭菌器时，应由专业人员进行拆卸。并将设备封存，保存在通风、干燥环境下。

若长期不使用，设备电源线绝缘体可能老化，导致漏电等情况发生。

2.3 灭菌器操作警告、注意事项

警告：

-  请勿在电源线连接空气开关松动的情况下开始工作。
若在电源线连接空气开关松动的情况下开始工作，则可能导致触电或发生火灾。
-  请勿拉扯电源线。
若拉扯电源软线，则可能导致软线过热或火灾。
-  请勿使用湿手接触电源线。
若用湿手接触电源线，则可能有触电的危险。
-  请勿将手指、棒类或其他异物插入设备内部。
若将手指、棒类或其他异物插入设备内部，或致设备损坏或人体伤害。
-  请勿将其它物品放置于本灭菌器上。
若将其它物品（如较重物件，盛水容器等）放置于本灭菌器上，重力开启、关闭容器盖，则可能导致本灭菌器不能正常工作，引起安全事故，造成人员或周围物品的损伤。
-  请勿在堆放灭菌物品时，堵塞安全阀的出气孔。
若安全阀的出气孔被堵塞，无法畅通放气，使得安全阀失效，则当灭菌室内压力过高时，将无法自动释放过高压力，保障安全。
-  请勿在本灭菌器开始运行后，强行开启容器盖。
若强行开启运行中的灭菌器容器盖，则可能造成人员与物品的严重损伤。
-  请勿触摸工作中处于高温状态的容器盖。
若触碰工作中处于高温状态的容器盖，则可能烫伤操作者。
-  请勿在压力表指针未归零的情况下强行开启容器盖。
若灭菌器的灭菌室内有残余压力，则可能在开启容器盖时伴有蒸汽喷出，烫伤操作者。
-  在运行本灭菌器前，请确保容器盖已完全密封。
若容器盖与容器筒之间有杂物，未完全密封，则操作者可能被灭菌室内逃逸出的蒸汽烫伤。
-  当本灭菌器持续工作时，在进行新的灭菌作业前，应留有 5 分钟的时间，开启容器盖让设备有时间冷却；并确保水位满足工况。
连续长时间高温工作可能会造成本灭菌器内部元件的损伤，同时，长时间连续工作大量耗水，可能使水位线过低，引起安全事故。
-  灭菌结束后，操作者需戴上耐热手套，从灭菌室内取出灭菌物品。
若未佩戴耐热手套，直接接触灭菌室内的灭菌物品，则操作人员可能会被烫伤。
-  在本灭菌器运行期间，操作人员不得随意离开工作现场。
-  当有异常情况（烧焦味等）发生时，应立即切断空气开关电源使设备停止工作。
若异常状态持续，则可能会导致过热而引起触电或火灾。

⚠ 警告：

- ❗ 当本灭菌器发生故障不能正常使用时，须断开空气开关。
防止误启动引起设备进一步损坏或导致人员受到意外伤害。
- ❗ 在对本灭菌器进行日常维护之前，请务必关闭电源开关，并断开本灭菌器的电源连接（空气开关）。
若在进行维护前未关闭电源开关、断开电源连接，则可能使维护人员触电，导致人身伤害。

⚠ 注意：

- ⊘ 请勿一次性在灭菌室内放入太多灭菌物品。（放入灭菌室内灭菌的物品数量不超过总容积的 60%为宜）
若一次放入太多物品，则可能导致蒸汽渗透不足，致使灭菌不彻底。
- ⊘ 请勿将不同类型、不同灭菌要求的物品（如敷料和器皿等）放在一起灭菌，以免顾此失彼，造成不必要的损伤损失。
不同类别的物品需要设定不同的灭菌工作参数，若未作区分，则可能导致共同灭菌的不同物品之一灭菌不彻底，或被破坏。
- ⊘ 请勿在灭菌器皿时将其开口向上，也不要互相重叠堆放。
对小玻璃瓶、螺旋盖瓶、锥形瓶等进行灭菌时（必须是耐热玻璃瓶），请取先下盖子再进行灭菌。（不要用橡胶或硅胶等防渗材料封闭瓶口）容器内残余空气可能致使灭菌不彻底。
- ❗ 物品进行灭菌时，必须置于不锈钢灭菌网篮中。
若无不锈钢网篮，则灭菌物品可能堵塞管路，使得灭菌室内压力失控，引起诸如爆炸等严重的安全事故。
- ❗ 请选择原装配件。
使用其它厂家部件可能会因不匹配等原因造成不必要的故障与损失。
- ❗ 本灭菌器的密封圈为易损件，当使用日久达不到密封性能时应及时联系厂家，由专业人员进行更换。
若未及时更换已失效的密封圈，则可能造成灭菌效果不达标，亦或因漏气等情况对人员或周围环境造成损伤。
- ❗ 本灭菌器安装有温度限制开关（温度控制敏感器），当本灭菌器温度高于 140℃时，将自动切断加热回路电流。用户不可擅自调整。
- ❗ 本灭菌器表面不可与汽油、香蕉水等挥发性化学品接触。
- ❗ 请保持本灭菌器内外洁净，经常清理杂物、污迹。

3 产品简介

3.1 适用范围

本产品是利用饱和蒸汽对器械、敷料、药液、玻璃器皿等进行消毒灭菌的设备。具有效果优良、操作简易、安全可靠等优点，适用于科研、制药、食品行业等单位，是理想的灭菌设备。

3.2 工作原理

压力蒸汽灭菌器是根据湿热杀灭微生物的原理设计而成的。

压力蒸汽灭菌器利用密封容器内安装的浸入式电加热器，加热介质水所产生的高压饱和水蒸汽，以热力对细胞壁和细胞膜的损伤及对核酸的作用，使微生物蛋白质发生变性凝固致使其死亡，从而达到灭菌目的。

3.3 技术参数

表 1 产品主要技术参数

性能 \ 型号	YXQ-50G	YXQ-75G	YXQ-100G
灭菌温度范围	109℃~135℃		
灭菌时间范围	4min~120min		
最高工作压力	0.22MPa		
工作环境	5℃~40℃；≤80%RH		
电源电压	a.c.220V ±22V，50HZ ±1HZ		
输入功率	3.2kW	3.5 kW	3.5 kW
灭菌容积	50 L	75 L	100 L
外形尺寸	485×605×1120mm	485×605×1190mm	485×605×1290mm
设备总重	88kg	94kg	100kg

3.4 产品特点

3.4.1 环境条件

- 室内使用；
- 海拔高度 $\leq 2000\text{m}$ ；
- 环境温度 $5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ ；
- 不同温度条件下的环境湿度 $\leq 80\%$ ；
- 电源电压波动 $\pm 10\%$ ；

3.4.2 设备的类别

- 设备安全类别 I 类；
- 额定污染等级 2 级；
- 瞬态过压类别 II 类；
- 固定式安装；
- 永久性连接。

3.5 产品结构

3.5.1 主体结构示意图

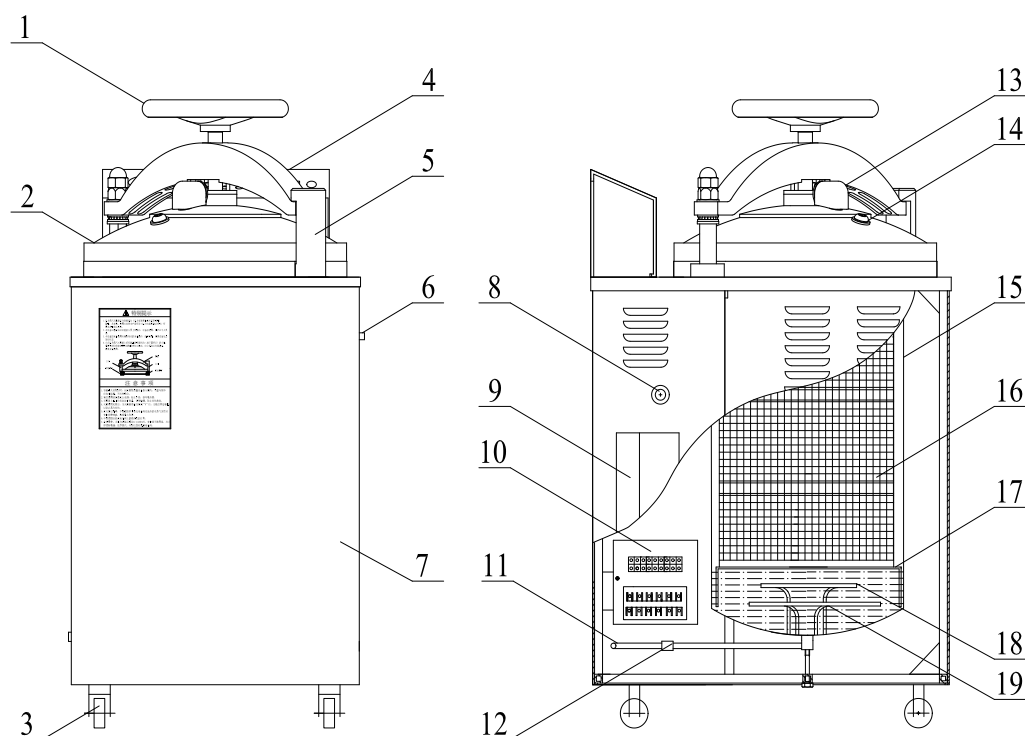


图 1 YXQ-50/75/100G 主体结构示意图【仅供参考】

- | | | | | |
|----------|-----------|------------|------------|----------|
| 1. 手轮 | 2. 容器盖 | 3. 脚轮 | 4. 控制面板 | 5. 锁紧机构 |
| 6. 安全阀 | 7. 箱体 | 8. 进水口 | 9. 集汽瓶 | 10. 电气系统 |
| 11. 排水口 | 12. 排水过滤器 | 13. 自锁装置 | 14. 测试口 | 15. 容器筒 |
| 16. 灭菌网篮 | 17. 挡水板 | 18. 干燥电加热器 | 19. 灭菌电加热器 | |

3.5.2 主要结构特点

表 2 产品结构特点

结构	特点
外形结构	❖ 方形立式结构。 外壳、压力容器部分、灭菌网篮选用不锈钢材料制成。 压力容器部分的设计、制造、检验、验收符合 GB150.1~150.4-2011《压力容器》和 TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》要求。
安全防护	❖ 手轮式快开门安全连锁装置结构。 当压力容器具有较高压力时，连锁装置锁死，无法开启容器盖。 ❖ 安全阀。 当容器筒内压力达到 0.245 ~0.247MPa 时，能自动起跳，释放过高的压力。 ❖ 自动保护功能。 当灭菌器缺水干烧时，将自动切断加热器电路，并停止灭菌器工作，有效保护设备。同时，蜂鸣器响，提醒用户及时补充水量。
控制系统	❖ 智能数显调节仪。 采用单片机技术的新型智能数显调节仪。 用户可根据不同要求，通过操作控制面板的触摸键对温度及时间进行设定、调节达到灭菌目的。
显示系统	❖ 压力表。 具有压力指示，观察清晰。 ❖ 数码显示。 灭菌温度与时间参数清晰可见。
给排系统	❖ 自动加水。 具有自动加水功能，也可以选择手动加水。 ❖ 自动排水。 具有自动排水功能。

4 安装与搬运

4.1 拆箱与检查

打开包装，检查灭菌器外观和各部件是否完好，若有损伤请及时做好记录并与我司联系。

请对照附录 9.4 产品装箱单，清查随机附件及相关技术文件是否齐全、完好。

4.2 移动与搬运

搬运过程中请小心轻放，勿使本灭菌器受到直接撞击或剧烈震动，禁止倒置及大于 45° 的平放。

当无搬运设备而只需进行短距离移动时，可通过脚轮在水平光滑地面上将本灭菌器移至预期位置。若进行长距离搬运，须采用与本灭菌器重量相适应的叉车或其他搬运设备进行搬运。

- 请勿手持手轮移动本灭菌器；
- 如需变更本灭菌器的安装位置，请先取出灭菌室内的灭菌物品，排尽灭菌用水，并切断电源连接。

4.3 安装要求

4.3.1 环境要求

4.3.1.1 本灭菌器不得安装于室外。

4.3.1.2 安全环境

- 环境温度： 5℃ ~ 40℃；
- 相对湿度： ≤80%；
- 大气压力： 79kPa ~ 106kPa；
- 电源电压： a.c.220V ±22V， 50HZ ±1HZ；

4.3.1.3 本灭菌器电击防护为 I 类，请勿安装在易燃易爆物及腐蚀性气体保存处。

4.3.1.4 本灭菌器须避免阳光直射，不得安装于潮湿、多灰尘环境中。

4.3.1.5 本灭菌器须安置于平整的硬质水泥地坪上，地面承重 200kg 以上，且周围应留有足够的空间。

4.3.2 电源要求

本灭菌器为永久性连接固定式安装设备，要求用户在灭菌器右侧或右后方墙壁上安装电源开关盒，开关盒内安装一个塑料外壳断路器。断路器应带有漏电保护装置，安装后将断路器标示为灭菌器专用字样。断路器的位置应尽量到设备的电缆长度不超过 2 米范围内。

为了确保人身、设备的安全，须敷设一根地线，控制电缆中一根标有接地号“地”的必须与地线可靠连接，所设管路和线路应横平竖直并有效固定。断路器应当符合 GB14048.1 和 GB14048.3 的要求，开关安装应尽量靠近设备，并安装于操作人员易于操作的位置。

4.3.3 水源要求

具有固定供水端，方便供水。

- 对照附录 9.3 产品供水指标提供符合要求的水源。

4.3.4 排放要求

具有固定排水口，方便排水。

- 若对排放水另有生物安全要求，则应另行设置排水管路。

4.4 安装方法

4.4.1 设备固定

利用本灭菌器的脚轮，将本灭菌器移动至安装位置（设备与周围墙壁或其他设备的间距应保持 10 ~ 20 cm 以上）。踩下刹车脚轮，固定设备位置，防止设备移动。（具体安装位置如下图 2 所示：）

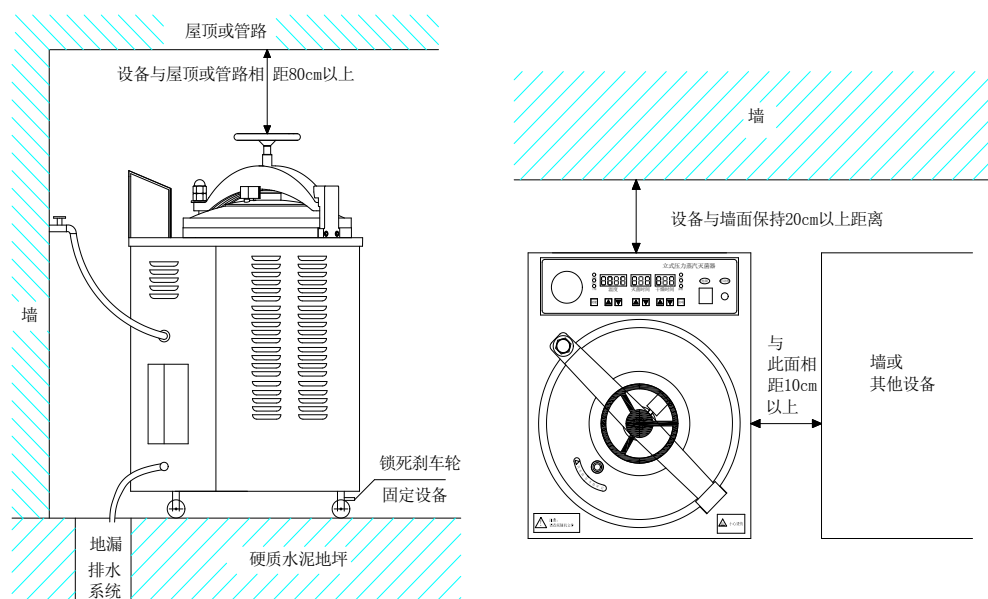


图 2 YXQ-50/75/100G 安装示意图【仅供参考】

4.4.2 设备安装

4.4.2.1 电源安装:

将本灭菌器电源线安装到室内电源上，确保牢固安全。

- 请勿通过煤气管、供水管、电话线或避雷针等给本灭菌器接地；
- 请勿接长电源线；
- 请勿使用拖线板；
- 请勿用钉子固定电源线；
- 当直接将本灭菌器连接到配电板上时，谨防电路故障和触电。

4.4.2.2 进水路安装:

将随机附件——进水管一端与灭菌器进水口连接，并加以固定。另一端连接到室内给水端（给水压力约 0.3~0.4MPa）。若选择手动加水，则不必连接进水管。

- 使用蒸馏水自动加水时，请确保具有稳定水压。
- 使用自来水自动加水时，可直接连接至自来水龙头。

4.4.2.3 排水管路安装:

将随机附件——排水管一端与灭菌器排水口连接，并加以固定。另一端连接到室内排水口（如地漏、下水道口等）供设备排水用。若对排放水另有生物安全要求，则应另行设置排水管路。

- 排水管、排水系统不得靠近电源线和插座。

5 使用方法

◆ 请在使用本灭菌器前仔细阅读本章（P.12~P.19），以免因操作不当引起安全事故，造成人员与设备的损伤。

5.1 基本工作流程

5.1.1 自动加水工作流程

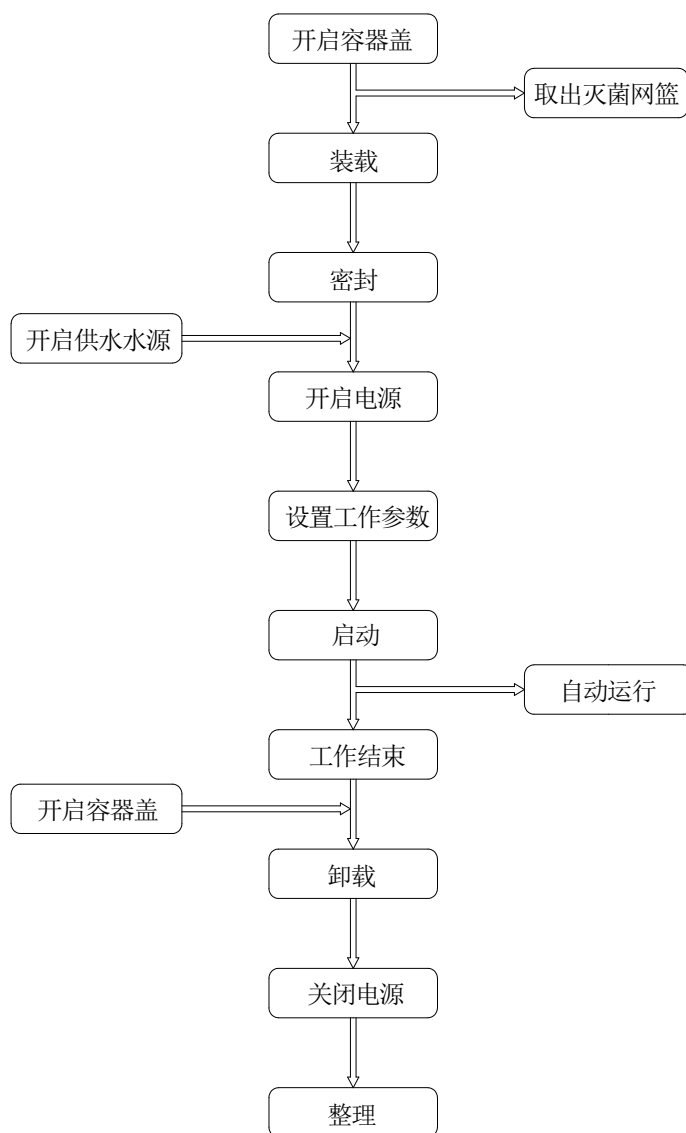


图3 YXQ-50/75/100G 工作流程图（自动加水）

5.1.2 手动加水工作流程

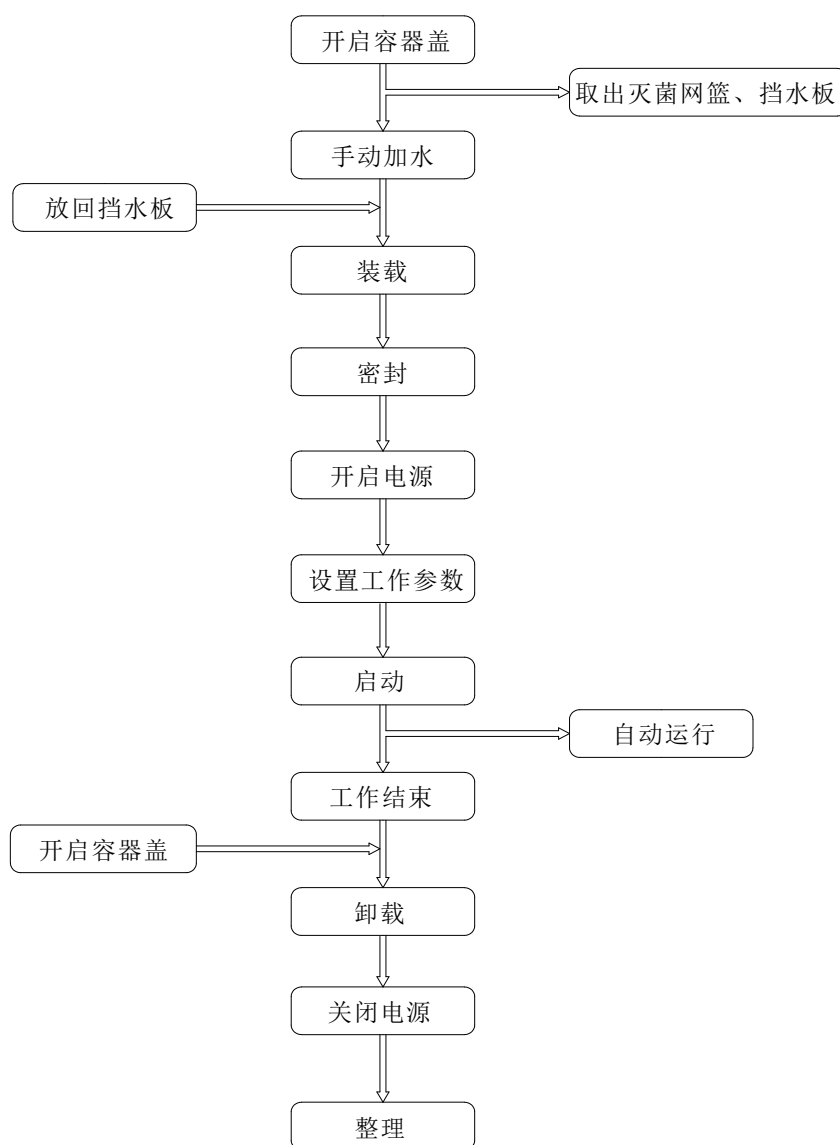


图4 YXQ-50/75/100G 工作流程图（手动加水）

5.2 操作界面

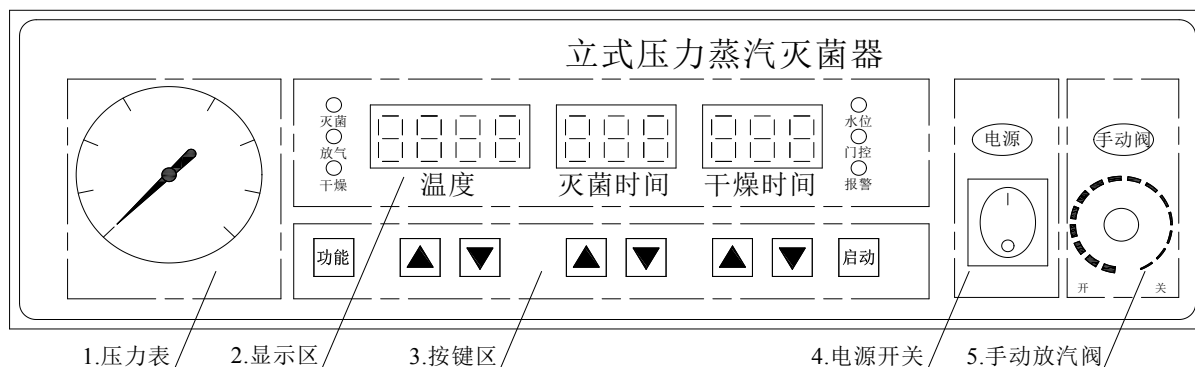


图 5 YXQ-50/75/100G 操作界面示意图

5.2.1 压力表

压力表：显示灭菌室内压力。

5.2.2 显示区

a. 显示窗口：

- 温度：显示设定的灭菌温度（设定状态）/ 显示灭菌室内实时温度（工作状态）
- 灭菌时间：显示设定的灭菌时间（设定状态）/ 显示当前剩余灭菌时间（工作状态）
- 干燥时间：显示设定的干燥时间（设定状态）/ 显示当前剩余干燥时间（工作状态）

b. 指示灯：

- 灭菌灯：程序设置，选择灭菌功能后，灭菌灯亮；
- 放气灯：程序设置，选择放气功能后，放气灯亮；
- 干燥灯：程序设置，选择干燥功能后，干燥灯亮；
- 水位灯：当灭菌器缺水时，水位灯亮；
- 门控灯：当灭菌器容器盖打开时，门控灯亮；
- 报警灯：当灭菌室内温度超过设定温度 2℃ 以上时，报警灯亮。

5.2.3 按键区

操作功能键：

- 功能键：选择需要运行的功能；
- 加键（“▲”）：增加参数设置位的值；
- 减键（“▼”）：减少参数设置位的值；
- 启动键：按所设定的工作参数运行本灭菌器。

5.2.4 电源开关

电源开关：控制电路控制板电源。

5.2.5 手动放汽阀

手动放汽阀：手动排放灭菌室内压力（在正常工作中须关闭此阀门）。

5.3 操作流程

5.3.1 准备工作

- 检查电源线、进水管、排水管是否连接完好。
- 取下设备左侧的集汽瓶，注入适量冷水，供设备排汽冷却用。将集汽瓶放回原位（排汽管插入集汽瓶内，并浸没）。如下图 6 所示：
 - 请勿一次性加入过多水量。
 - 合理控制集汽瓶内水位，当水位过高时，请适当倾倒过剩水量。
- 检查手动放汽阀是否已关闭。若未关闭，请顺时针旋转关闭之。
- 检查压力表显示是否为“0MPa”。若压力表未显示“0MPa”，请联系当地经销商或本公司。

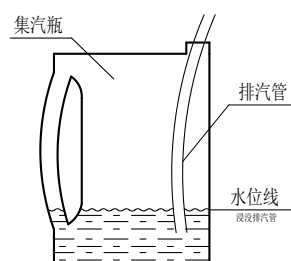


图 6 集汽瓶注水说明示意图

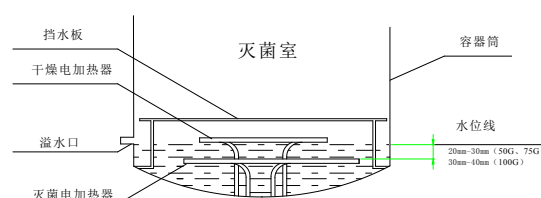


图 7 手动加水水位示意图

5.3.2 手动加水（若为自动加水，请略过此步骤）

- 逆时针方向旋转手轮，打开容器盖，取出灭菌网篮、挡水板。
- 在容器筒内加入适量清水。（水质指标参见附录 9.3 产品供水指标）
 - 请勿使用可能引起腐蚀、结垢和污渍的水源，以免降低电加热器和容器筒的使用寿命；
 - 若使用的不是蒸馏水或纯净水，为自来水时，请时常清洗容器筒；
 - 灭菌过程中水位会不断下降，请在每次使用前补足容器筒内水量。以防出现缺水现象，导致电加热器的损坏。
- 手动加水时，容器筒内水位应加至超过灭菌电加热器上表面 20mm~30mm（50G、75G）；30mm~40mm（100 G）即可（挡水板下）。如图 7 所示：

5.3.3 装载

- 完成手动加水后，平稳地放回挡水板；
- 将需要灭菌的物品予以妥善包扎。
- 将包扎好的待灭菌物品，有序地放入灭菌网篮内。
 - 灭菌物品相互之间留有间隙，有利于蒸汽穿透，提高灭菌效果。
- 小心地把灭菌网篮依次慢慢地放入容器筒内。

注：请依照本灭菌器警告、注意事项中的要求进行灭菌物品堆放。（P.3~P.5）

5.3.4 密封

a. 请仔细检查密封圈安装状态。

- 密封圈应完全嵌入槽内，且密封圈平整；
- 确认密封圈上无异物，无裂痕。若有异物，请以软布清除密封圈上的异物；若有裂痕，请联系当地经销商或本公司。

b. 推进容器盖，对准筒口位置。

c. 顺时针旋紧手轮，直到不能旋动为止，使容器盖与容器筒密合。并确保自锁装置的锁舌与轴座凹处吻合。如下图 8 所示：

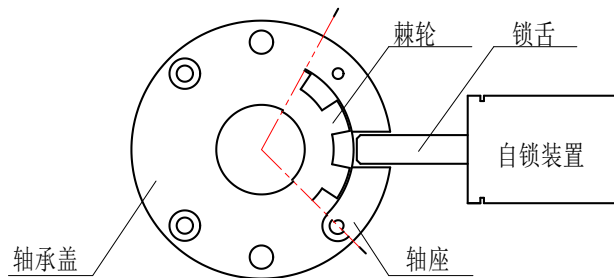


图 8 自锁装置示意图

5.3.5 开启电源

开启电源开关，接通电源。

- 请勿以沾湿的手触及电源开关，以免触电。

5.3.6 自动加水（若为手动加水，请略过此步骤）

开启供水水源。

- 供水水质指标请参见 9.3 产品供给水指标；
- 自动加水完成后，排水口有少量溢水。

5.3.7 设置工作参数

a. 灭菌功能的设置。

按一次“功能”键，灭菌指示灯亮，设定灭菌温度（℃）和灭菌时间（min）。

- 按温度显示窗口下方的“▲”/“▼”键，增加/减小灭菌温度值；
- 按灭菌时间显示窗口下方的“▲”/“▼”键，增加/减小灭菌时间值。

b. 灭菌与放气功能的设置。

按二次“功能”键，灭菌与放气指示灯亮，设定灭菌温度(℃)和灭菌时间（min）。

- 按温度显示窗口下方的“▲”/“▼”键，增加/减小灭菌温度值；
- 按灭菌时间显示窗口下方的“▲”/“▼”键，增加/减小灭菌时间值。

c. 灭菌、放气与干燥功能的设置。

按三次“功能”键，灭菌指示灯、放气指示灯、干燥指示灯亮，设定灭菌温度（℃）、灭菌时间（min）和干燥时间（min）。

- 按温度显示窗口下方的“▲”/“▼”键，增加/减小灭菌温度值；
- 按灭菌时间显示窗口下方的“▲”/“▼”键，增加/减小灭菌时间值；
- 按干燥时间显示窗口下方的“▲”/“▼”键，增加/减小干燥时间值。

d. 工作参数设置参考值。参考组合如下表 3:

- 指定灭菌温度下，灭菌时间值不得低于参考值。
- 灭菌温度过低、灭菌时间过短都将导致灭菌效果不达标。
- 放汽模式的选择取决于灭菌物品的性质。**若未选择合理的放汽模式，那些无法承受温度与压力剧烈变化，恢复至常温常压的物品，可能被损坏。**
- 干燥时间不足，可能导致干燥效果不达标。请根据实际情况，针对不同物品选择适当的干燥时间。

表 3 工作参数设置参考值

灭菌温度	121℃	126℃	134℃
灭菌时间	≥20 min	≥15 min	≥4 min
干燥时间	20 min	20 min	20 min
注：针对液体进行灭菌时，不得启用放气和干燥功能。			

5.3.8 启动

长按“启动”键，启动程序，设备开始工作。

- 长按启动键后，有“啪”一下的声响，系统开始正常工作，进入自动控制灭菌过程；
- 若门控灯亮，则设备不会工作。请检查容器盖是否已关紧，或有其他故障发生。

5.3.9 自动运行

a. 设备按所设定的参数自动运行，灭菌电加热器启动，开始加热。

- 若为自动进水，程序启动后，先行自动加水约 2 分钟。而后，电加热器开始工作。

b. 灭菌室内的新生蒸汽与冷空气被排出。

- 灭菌室内冷空气与新生蒸汽通过排汽管，进入集汽瓶。
- 达到 102℃后，排汽电磁阀将延时约 1~3 分钟后自动关闭，停止排汽。

c. 灭菌室内温度达到设定值，进入灭菌状态，灭菌计时开始，灭菌时间窗口显示剩余灭菌时间。

- 在此期间，灭菌室内温度与压力恒定。
- 本设备安全阀整定压力为 0.24MPa。当灭菌室内压力过高时，将自动启动。

d. 所设定的温度和灭菌时间达成后，电控装置将自动关闭加热电源。

- 只选择灭菌功能时，灭菌计时达成后，蜂鸣声提醒，面板显示“00:00”。

e. 排汽电磁阀启动，自动排汽，快速冷却。（功能设置时，有选择放气功能）

- 若设置功能时，只选择了灭菌功能，则无此项。
- 只设定灭菌、放气功能时，灭菌计时达成后，自动排汽，快速冷却。当灭菌室内压力归零后，蜂鸣声提醒，面板显示“00:00”。

f. 灭菌室内温度下降至 109℃时，自动排水。（功能设置时，有选择干燥功能）

- 若设置功能时，只选择了灭菌功能，或只选择了灭菌、放气功能则无此项。
- 同时按“功能”键和“启动”键可进行手动排水。
- 如有排水不尽现象，请清洗排水过滤器（图 1-12）。

g. 排水完成后，干燥电加热器启动，开始干燥。（功能设置时，有选择干燥功能）

- 若设置功能时，只选择了灭菌功能，或只选择了灭菌、放气功能则无此项。
- 设定灭菌、放气、干燥功能时，灭菌计时达成后，自动排汽。自动排水结束后，干燥
- 电加热器工作，直至所设定的干燥时间完成。蜂鸣声提醒，面板显示“ $\square\square\square$ ”。

5.3.10 工作结束

- 所有程序运行完成。
- 等待压力表显示归零。
 - 若仅启用灭菌功能，则灭菌结束后需等待自然冷却。如需快速排汽，可逆时针旋转手动放气阀加速冷却。（无法承受温度与压力剧烈变化，恢复至常温常压的物品严禁开启手动放汽阀，只能自然冷却。）
- 打开手动放汽阀，排尽容器筒内可能残存的余气。
 - 压力表显示归零后。

5.3.11 卸载

- 逆时针方向旋转手轮，开启容器盖。
 - 开启容器盖前，压力表必须归零；
 - 开启容器盖前，温度必须在 80℃ 以下。
- 取出灭菌物品，予以妥善储存。
 - 佩戴耐热手套，以免被烫伤；
 - 对需要进行干燥的物品，迅速进行干燥。

5.3.12 关闭电源

关闭电源开关，切断电源（关闭空气开关）。

- 请勿以沾湿的手触及电源开关，以免触电。

5.3.13 温度显示误差修正

当显示温度与设置温度存在较大误差时，可核对温度压力对照表，做出相应调整。

表 4 温度压力对照表

温度	0℃	112℃	121℃	128℃	134℃
压力	0 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa

- 长按“功能”键，灭菌时间显示窗显示“ $\square\square\square$ ”时，输入密码“ $\square$ ”。
 - 按温度显示窗下方“ $\blacktriangle/\blacktriangledown$ ”键，使温度显示窗显示“ $\square$ ”；
 - 若不输入密码或输入的密码有误，则进入排汽模式的设置；
 - 为继续进行温度显示误差的修正，按“功能”键直至再次出现“ $\square\square\square$ ”，输入正确的密码。
- 再按一下“设置”键，显示“ $\square\square$ ”。此时按“ $\blacktriangle/\blacktriangledown$ ”可修改温度校正值。

温度校正值按以下方法计算：

校正值 = 实际温度 - 显示温度

- 若实际温度为 110.0℃，而显示温度为 109.0℃，
则校正值 = 110.0 - 109.0 = 1，即修正了 +1℃；

- 若实际温度为 113.2℃，而显示温度为 115.0℃，
则校正值 = $113.2 - 115.0 = -1.8$ ，即修正了 -1.8℃。

◆ 以上参数调整会影响到灭菌温度，用户不要轻易改变或设置。

5.3.14 特殊情况处置

5.3.14.1 紧急中断

在按“启动”键启动后，可按下列步骤中断运行。

- a. 直接关闭电源，再上电。
- b. 打开手动放汽阀，加速冷却。（对无法承受温度压力剧烈变化的物品，请勿打开手动放汽阀，进行快排加速冷却。）
- c. 待压力表显示归零，且温度降至 80℃ 以下后，打开容器盖。

5.3.14.2 安全阀起跳

安全阀作为异常压力保护装置加装。当灭菌室内压力因某些原因超过最大工作压力时，安全阀自动起跳，释放灭菌室内过高压力。一旦安全阀起跳，请按以下步骤操作：

- a. 远离本灭菌器，以免被喷出的蒸汽烫伤。
- b. 待灭菌室内压力恢复正常后，安全阀自动回座。无需其它操作，此为正常现象。
- c. 若安全阀无法自动回座，始终开启，排放蒸汽。请切断电源，联系当地经销商或本公司。请勿靠近灭菌器。
- d. 同一工作进程中，若安全阀连续不断地起跳时，请切断电源，联系当地经销商或本公司。请勿靠近灭菌器。

5.3.14.3 干燥完成后，容器盖开启不便。

在非正常操作使用时，容器筒内会存在负压，开启容器盖时多有不便。请按以下步骤操作：

- a. 取下设备左侧集汽瓶，是放气管暴露空气中。
- b. 逆时针打开手动放汽阀，空气被吸入容器筒内，伴有进气声。
- c. 进气声消失后，可打开容器盖。

6 维护与保养

6.1 主体维护与保养

6.1.1 检查水位情况

6.1.1.1 本灭菌器每次开始使用前，应检查容器筒、集气瓶内水位是否达到规定水位线。

6.1.1.2 本灭菌器每日停止使用后，请打开容器盖，清空容器筒（包括挡水板），开启放水阀，排尽容器筒内剩余的灭菌用水。保持容器筒的洁净。

6.1.2 清洁灭菌器

6.1.2.1 用清水冲洗容器筒，除去异物，确保容器筒与灭菌电加热器无水垢。

- 请勿使用稀释的苯或其他易燃溶剂。
- 请勿刮划电加热器。
- 开启放水阀，排尽余水。

6.1.2.2 用柔软的抹布，蘸一点清水或中性洗涤剂擦拭箱体。

6.2 安全附件维护与保养

6.2.1 压力表

压力表应按规定期限进行检定，保证安全使用。

- 使用前，检查压力表指针初始是否在零位，若不在零位，应及时更换之。
- 日常使用中，若压力表指示不稳定或不能恢复到零位，应及时予以更换。

6.2.2 安全阀

安全阀应按规定期限进行检定，保证安全使用。

- 使用前，检查阀芯是否活络，防止因弹簧锈蚀影响安全阀起跳排气。
- 当安全阀在容器压力大于安全阀释放压力仍不开启时，应立即关闭电源，在压力完全释放后，对安全阀进行维修。

6.2.3 密封圈

密封圈应保持清洁，并确保完好。

- 使用前，检查密封圈是否老化、变形或断裂，若有此类现象请及时更换保证安全使用。
- 密封圈使用日久会老化变形，建议根据使用频率适时更换。

6.2.4 盖的联锁装置

6.2.4.1 自锁装置锁舌应保持伸缩灵活。

- 日常使用中，在灭菌器压力未完全释放前不得强行开启容器盖，否则会损坏自锁装置。

6.2.4.2 门控开关应保持触点上下灵活。

- 发现触点卡轧及指示灯不正常工作时，应及时维修。

6.3 售后服务

6.3.1 三包期限

本产品自购买之日起，凭购货发票，一年内实行“三包”。

- 对于未按要求使用、擅自改装本设备造成的损坏，我司不承担三包服务。

6.3.2 三包期满后的服务

保修期满后，免费提供技术咨询服务。

本产品终身提供维修服务。

- 三包期后，维修将收取服务费用和材料费用。

6.3.3 售后服务响应时间

我司将在接到报修后，48 小时内响应。

6.3.4 联系方式

售后服务电话： 021-57866322； 021-57866248

7 故障分析

若为以下情况，请将本灭菌器及其附件移至无污染区域再进行修复。

- 本灭菌器有接触传染性或放射性物质。
- 本灭菌器有附着血液或其他对人体有害的成分。

若已按使用说明书正确操作本灭菌器后，仍有故障发生。请在下表 5 中查找原因以及解决方法（须由专业人员在设备停止工作后进行维修）。若仍无法解决，请解除电源连接，记录产品编号，联系当地经销商或本公司。

表 5 常见故障分析与解决方法

序号	故障现象	可能原因	应对措施
1	无电源	1.1 电源线未连接	1.1 确认电源线连接
		1.2 电源线连接至错误的电压	1.2 确认电源电压
		1.3 连接插座或空气开关烧毁	1.3 修复受损部分
2	接通电源后， 空气开关跳闸	2.1 漏电 2.1.1 电加热器绝缘老化	2.1.1 更换电加热器
		2.2 短路 2.2.1 电加热器短路	2.2.1 更换电加热器
3	接通电源后， 无显示或乱码	3.1 控制板损坏	3.1 更换控制板
		3.2 温度传感器故障导致乱码	3.2 更换温度传感器
4	按下工作键， 灭菌器不加热	4.1 电加热器损坏	4.1 更换电加热器
		4.2 电加热器导线烧毁	4.2 更换电加热器导线
		4.3 容器盖未与容器筒对齐， 完全密封，开门图标亮	4.3.1 对正容器盖与容器筒 4.3.2 清除容器盖与容器筒之间 夹杂的异物
		4.4 热开关起跳	4.4 将热开关复位
5	电加热器工作后， 温度与压力达不到 设定值	5.1 供电错误（如，将工作电压 为 220V 的灭菌器接入 110V 的 电网中）	5.1 检查灭菌器的工作电压，选 择输入合适的电压
6	温度、压力 上升缓慢	6.1 有漏气	6.1 检查具体漏气部件（密封圈、 检测口....）
		6.2 容器筒内水太多	6.2 查看是否装有适量的水
		6.3 电加热器老化，发热不够	6.3 更换新的电加热器

续表 5 常见故障分析与解决方法

序号	故障现象	可能原因	应对措施
7	达到灭菌温度后， 灭菌不彻底	7.1 灭菌室内放置物品太多	7.1 放置的灭菌物品应小于 灭菌室总容积的 60%，且相互之 间留有适当的空间
		7.2 灭菌时间不够	7.2 适当增加液体与质量较大 物品的灭菌时间
		7.3 灭菌室内残余空气未排尽， 阻碍了蒸汽的渗透。	7.3.1 若使用灭菌袋，不得密封 灭菌包装袋口
8	102℃后，排气电磁 阀不自动关闭，继 续排汽，导致温度 无法升高	8.1 灭菌器放置于海拔 1000 米 以上的地区	8.1 适当调整排气温度设置
		8.2 排气电磁阀损坏	8.2 更换排气电磁阀
		8.3 控制板故障	8.3 更换控制板
9	主体有蒸汽泄漏声	9.1 密封圈损坏	9.1 更换密封圈
		9.2 容器盖未与容器筒对齐， 完全密封	9.2.1 对正容器盖与容器筒 9.2.2 清除容器盖与容器筒之间
		9.3 安全阀漏气	9.3 更换安全阀
		9.4 测试口漏气	9.4 堵紧测试口
		9.5 自锁装置漏气	9.5 报修
		9.6 筒体漏气	9.6 报修
10	压力表显示不正确	10.1 压力表损坏	10.1 更换压力表
11	不排水	11.1 排水管堵塞	11.1.1 清洁排水管 11.1.2 清洁排水过滤器
		11.2 排水管不是向下排水	11.2 调整排水管位置
		11.3 排水电动球阀损坏	11.3 更换电动球阀
12	无法自动加水， 或自动加水缓慢	12.1 供水水源未开启	12.1 开启供水水源
		12.2 供水水压不足	12.2 提高供水水压
13	灭菌器工作中， 始终不排汽	13.1 排气电磁阀损坏	13.1 更换排气电磁阀
		13.2 控制板损坏	13.2 更换控制板
14	故障代码 “Er1”	14.1 容器盖未与容器筒对齐	14.1 对正容器盖与容器筒
		14.2 门开关故障	14.2 更换门开关
15	故障代码 “Er2”	15.1 控制板故障，持续加热	15.1 更换控制板
		15.2 温度传感器故障	15.2 更换温度传感器
16	故障代码 “Er3”	16.1 容器筒内缺水	16.1 关闭电源，冷却后加水
		16.2 热开关故障	16.2 更换热开关

续表 5 常见故障分析与解决方法

序号	故障现象	可能原因	应对措施
17	安全阀启动	17.1 物品堆放不正确	17.1 按 P5 注意事项操作
		17.2 温度传感器故障	17.2 更换温度传感器
18	手轮打滑	18.1 手轮螺杆上的平键掉落	18.1 报修
19	手轮无法旋转	19.1 手轮螺杆缺少润滑油	19.1 添加润滑油
		19.2 安全联锁锁死	19.2 工作中为正常情况； 否则报修
20	排水无法停止	20.1 电动球阀损坏	20.1 更换电动球阀
21	干燥效果不佳	21.1 干燥时间不足	21.1 另行干燥
		21.2 真空泵损坏	21.2 更换真空泵
		21.3 干燥电加热器损坏	21.3 更换干燥电加热器
		21.4 容器筒内水未排尽	21.4 更换控制板

8 企业信息

8.1 销售总部信息

名称： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
住所： 上海市中山北路 198 号 (申航大厦) 9 层
联系方式： 021-56980111 转各分机
传真： 021-56303876
网址： www.boxun.com.cn
E-mail: bx99123@163.com

8.2 生产企业信息

名称： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
住所： 上海市松江区泖港镇中强路 875 号
联系方式： 021-57866102
邮编： 201607

8.3 售后服务信息

名称： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
住所： 上海市松江区泖港镇中强路 599 号
售后服务： 021-57866322； 021-57866248
邮编： 201607

9 附录

9.1 产品关键零部件清单

表 6 产品主要零部件清单

序号	部件名称	型号规格	数量	备注
1	灭菌电加热器	DR-04 3.2kW~220V	1	50G
		DR-06 3.5kW~220V	1	75/100G
2	干燥电加热器	DR-09 0.8kW~220V	1	50G
		DR-10 1.0kW~220V	1	75/100G
3	压力表	Y N-63ZT×0.4 0~0.4MPa 1.6 级	1	按法规要求校正、更换
4	安全阀	YA28X-4T/10II 0.24~0.247MPa	1	按法规要求校正、更换
5	密封圈	8# 耐热硅橡胶 自涨式	1	视使用情况更换
6	温度控制敏感器	TS-320S 20A 250VAC 50℃~320℃	1	热开关

9.2 产品接线图

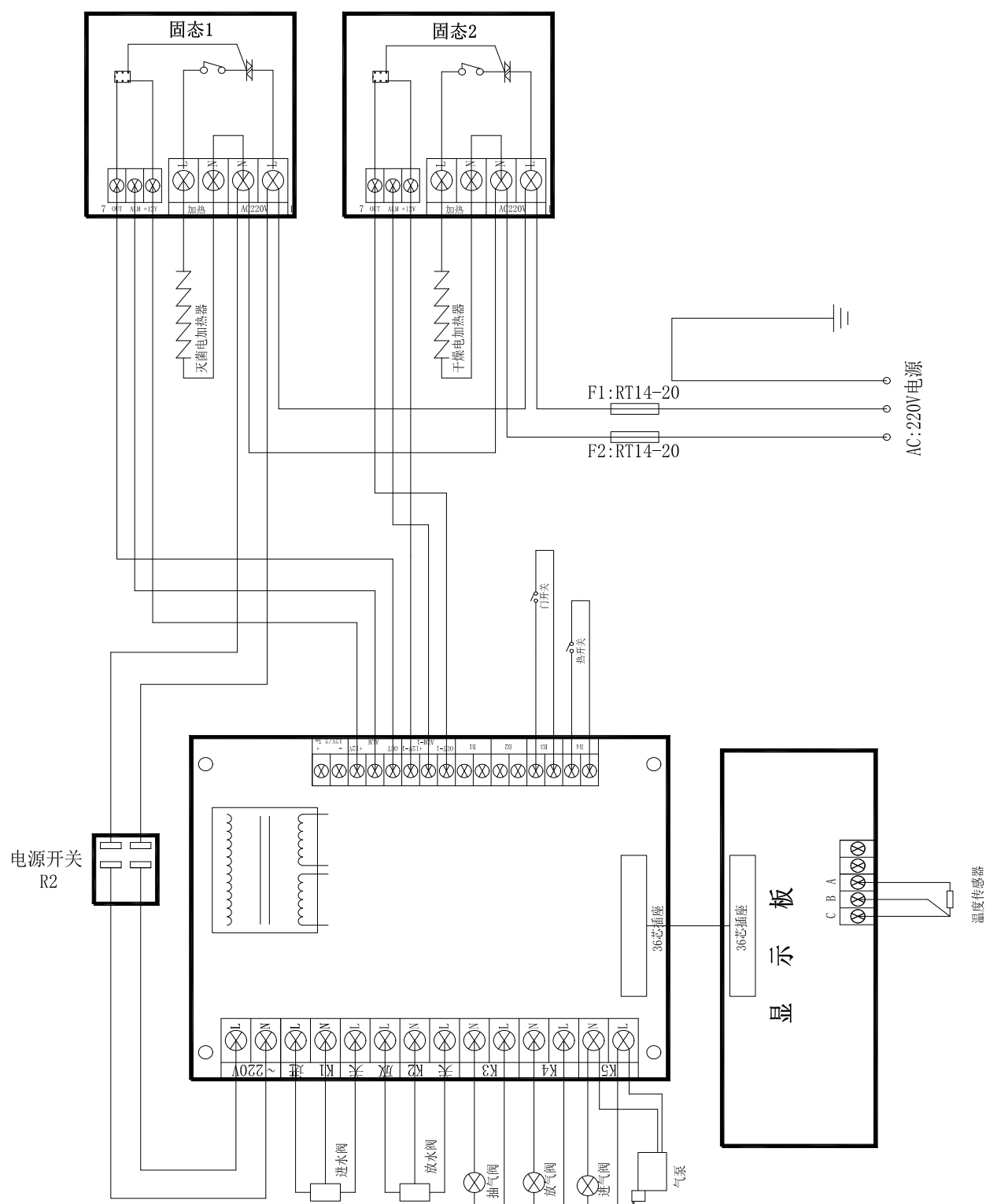


图9 YXQ-50/75/100G 型产品接线图

9.3 产品供给水指标

表 7 产品供给水指标

序号	项目	指标
1	蒸发残留物	$\leq 10\text{mg/L}$
2	二氧化硅 (SiO_2)	$\leq 1\text{mg/L}$
3	铁	$\leq 0.2\text{mg/L}$
4	镉	$\leq 0.005\text{mg/L}$
5	铅	$\leq 0.05\text{mg/L}$
6	除铁、镉、铅外的其他重金属	$\leq 0.1\text{mg/L}$
7	氯离子 (以 Cl^- 计)	$\leq 2\text{mg/L}$
8	磷酸盐 (以 $\text{P}_2\text{O}_5^{5-}$ 计)	$\leq 0.5\text{mg/L}$
9	电导率 (25℃时)	$\leq 5 \mu \text{S/cm}$
10	pH 值	5~7.5
11	外观	无色透明、无沉淀
12	硬度 (以碱性金属离子的总量计)	$\leq 0.02\text{mmol/L}$

9.4 产品装箱单

表 8 产品装箱单

序号	名称	数量	备注
1	压力蒸汽灭菌器	1 台	
2	使用说明书	1 份	
3	合格证	1 份	
4	质量保修卡	1 份	
5	压力容器产品质量证明书	1 份	请妥善保管，如有遗失，无法补办。 办理压力容器使用登记时必须要有此文件证明，才能办理压力容器使用登记。 进行产品调换时，也必须提供此原件。否则本公司无法为您提供维修服务和产品调换。 望用户予以配合和支持，谢谢。
6	挡水板	1 块	
7	网篮	2 个	50 G: $\Phi 360 \times 240\text{mm}$
		2 个	75 G: $\Phi 360 \times 280\text{mm}$
		3 个	100G: $\Phi 360 \times 240\text{mm}$
8	排水管	1 根	